



TMB 终止液（酸性）

产品编号：1001SA

本产品用于 ELISA 实验中 TMB 显色的终止液。终止反应后 OD 值稳定性明显优于盐酸、硫酸和磷酸。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

注意事项

- 本产品呈弱酸性，对金属有一定的腐蚀性，溅洒后及时用清水擦洗。

操作方法

1. 在酶标板中每孔中加入 100 μ l TMB 溶液室温孵育 5~30 分钟，反应充分后，每孔加入加 100 μ l 终止液。
2. 终止后 5 分钟之内检测,检测波长 450nm。