



pNPP 终止液

产品编号: 1012S

本产品用于标记碱性磷酸酶的 ELISA 实验中, 显色液 pNPP 的终止液。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

操作方法

1. 在酶标板中每孔中加入 100 μ l pNPP 溶液室温孵育 5~30 分钟, 反应充分后, 每孔加入加 100 μ l 终止液。
2. 终止后立即检测,检测波长 405nm。