



血清指示剂（用于样品稀释液）

产品编号：2001

在 ELISA 实验中，血清经常需要稀释，在稀释血清时，明确区分是否加入血清可以帮助实验者避免重复或漏加血清。将本产品加入到样品稀释液中，如果有血清加入，溶液会从蓝紫色变为蓝绿或绿色，有助于实验者辨别。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C，避光储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

使用方法

在配好的样本稀释液中，按每 100ml 加入本产品 1ml，混匀，按样品稀释液储存条件储存备用。

注意事项

- 通常 ELISA 样品稀释液的 pH 范围从 6.5~9.0 均可使用本产品，加入本产品后样品稀释液会改变原来的颜色，一般为紫红色。
- 每 100ul 样品稀释液加入人血清 5ul 即可明显变色，血清加得越多，变色越明显。
- 样品稀释液中的蛋白质、牛血清（≤20%）、表面活性剂、防腐剂等不影响本产品效能的发挥。
- 本产品使用的溶剂为非挥发性，无腐蚀性。
- 本产品不能保证与所有的反应体系兼容。