



抗体稳定剂

产品编号：2002

本产品用于 ELISA、WB 和 IHC 用于稀释抗体，抗体可以在工作浓度下保持稳定。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

使用方法

- 将抗体直接稀释入本产品配制成工作液，2-8°C 储存可保持长期稳定。本产品可直接使用。也可以根据需要加适量（0.1~2%）BSA，明胶或酪蛋白等，加入的蛋白质可以与本产品有协同作用。根据需要可加 0.05%吐温-20。

注意事项

- 本产品的基质溶液为 0.01M PBS，产品的 pH 6.5~7.0。
- 本产品经过过滤除菌，并添加 0.05%ProClin300 作为防腐剂。
- 本产品含氨基酸和多肽类物质，干扰抗体的标记，不适合稀释待标记的抗体。