



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

辣根过氧化物酶稳定剂（20×浓缩）

产品编号：2010

HRP 稳定剂对 HRP 标记的抗原或抗体有很强的保护作用，可以延长液体状态的 HRP 标记物的有效期。

规格

本产品包装规格为 10ml、50ml、100ml、250ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

使用注意事项

- HRP 稳定剂用于 ELISA、WB、免疫组化以及所有应用 HRP 标记的实验，用于稀释 HRP 标记物。
- 本产品 1:20 稀释使用，1ml 加 19ml 缓冲液，使用者也可根据实际情况按 1: 1~1: 20 的比例之间进行稀释。
- 本产品经过过滤除菌，并添加 0.05%ProClin300 作为防腐剂，如若进行分装，应使用洁净的容器，必要时可补充添加防腐剂（避免使用叠氮钠）。减少反复开盖次数或分装使用可有效避免细菌污染。
- 本品中不含血清蛋白成分，用户可根据需要另加 BSA 或其它蛋白质而不影响稳定剂活性。

产品效能

100ng/ml HRP 标记的羊抗鼠 37°C 孵育 2 周可以保持 90%以上的活性，4°C 贮存 1 年以上仍能保持良好的抗体和酶活性，较许多市售同类产品稳定 HRP 效能更强。

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层 3096 号