



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

## 荧光抗体稀释液

产品编号：2012

荧光抗体稀释液可以保护荧光抗体在低浓度下的活性和抑制荧光淬灭的作用。基础缓冲液为 0.01M Tris、0.15M NaCl、0.1%NaN<sub>3</sub>、pH8.2、0.05%伊文斯兰、稳定剂等。

### 规格

本产品包装规格为 10ml、50ml、100ml

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)，2-8°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 使用注意事项

- 荧光抗体稀释液用于免疫组化用于稀释荧光抗体。
- 本品中不含血清蛋白成分，根据需要可以加入、 $\gamma$  球蛋白和表面活性剂。
- 稳定剂中含有 0.05%Tween 20。
- 减少反复开盖次数或分装使用可有效避免细菌污染。进行分装时，应使用洁净的容器，必要时可补充添加防腐剂（如叠氮钠）。
- 荧光抗体应该避光保存。