



包被缓冲液 pH9.6

产品编号：2018-1

本产品用于 ELISA 包被，10xPBS, pH9.6±0.2，过滤除菌，不含防腐剂。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期 1 年， -20°C 2 年。

使用方法

- 实验前将产品回复到室温，摇匀，结晶要完全溶解。
- 用去离子水 9 份加产品 1 份配制成工作液，用不完 2-8°C 储存，2 周内使用
- 包被蛋白质或抗体浓度范围 0.1ug/ml~20ug/ml，最佳浓度通常为 0.5ug~2ug/ml，根据需要进行调整。

注意事项

本产品过滤除菌， 开封时如有条件应无菌分装，如非无菌条件下开封，用后请将剩余产品置-20°C 冷冻保存。产品出现漂浮物说明可能已经有微生物污染，不能使用。