



包被缓冲液 PBS pH7.4

产品编号: 2018-2

本产品用于 ELISA 包被, 10xPBS, pH7.4 \pm 0.2, 过滤除菌, 不含防腐剂。

规格

本产品包装规格为 100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期 1 年, -20°C 2 年。

使用方法

- 实验前将产品回复到室温, 摇匀, 结晶要完全溶解。
- 用去离子水 9 份加产品 1 份配制成工作液, 用不完 2-8°C 储存, 2 周内使用
- 包被蛋白质或抗体浓度范围 0.1ug/ml~20ug/ml, 最佳浓度通常为 0.5ug~2ug/ml, 根据需要进行调整。

注意事项

本产品过滤除菌, 开封时如有条件应无菌分装, 如非无菌条件下开封, 用后请将剩余产品置-20°C 冷冻保存。产品出现漂浮物说明可能已经有微生物污染, 不能使用。