



洗涤液 TBS

产品编号: 2019-2

本产品为 10xTris-HCl, 含吐温-20, pH7.4±0.2, 含防腐剂 ProClin 300。
用于 WB 等多种免疫分析法的洗涤步骤。

规格

本产品包装规格为 500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期 1 年, -20°C 2 年。

使用方法

- 实验前将产品回复到室温, 摇匀, 如有结晶, 要完全溶解。
- 用去离子水 9 份加产品 1 份配制成工作液, 用不完 2-8°C 储存, 2 周内使用