



辣根过氧化物酶，生物素标记

产品编号：**3059** 辣根过氧化物酶，生物素标记

生物素化辣根过氧化物酶, 1mg/ml, 溶于 0.01M PBS, pH7.4, 含 0.5% BSA, PC300 和 50%甘油。HRP(RZ=3.0), 通过适宜的方法将生物素-LC-琥珀酸酯连接到 HRP 上, 并去除未结合的生物素。

生物素化 HRP 最常用于免疫组化, 通过亲和素-生物素复合物 (ABC) 染色的放大生物素化一抗的信号。

规格

本产品的包装规格为 1.0ml, 浓度 (以辣根过氧化物酶计算) 为 1.0mg/ml。

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

用于 EIA 的推荐使用方法:

试剂名称和浓度	加入量	终浓度
生物素化 HRP 1mg/ml	5 μl	200ng/ml
亲和素/链亲和素 1mg/ml	10 μl	400ng/ml
PBS0.01M, pH7.4 含 0.05%吐温 20	25ml	

用前混合并室温孵育 30 分钟, 24 小时内未用完应弃去。

用于免疫组化是浓度增加到 5~10 倍。