



## 兔抗 FITC，亲和层析纯化，HRP 标记

### 产品编号：3061R-HRP

抗异硫氰酸荧光素（FITC）抗体是用 FITC-BSA 作为免疫原免疫家兔，用 FITC-琼脂糖亲和层析纯化的特异性抗 FITC 抗体。抗-FITC 抗体可以识别 FITC 结合的各种生物分子如蛋白质（免疫球蛋白，酶），寡核苷酸，核酸。此产品可用于酶联免疫吸附试验，免疫印迹和免疫组化。

可将用于流式细胞术的 FITC 标记的抗体结合使用抗 FITC 抗体用于免疫组化染色。

HRP 标记的抗 FITC 抗体溶解于 0.01M pH7.4 PBS，含 50%甘油中，抗体浓度为 1mg/ml。

### 规格

本产品包装规格为 0.1mg，1.0mg

### 运输、储存和有效期

冷藏运输，-20℃ 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期至少 2 年。使用时取出所需要量的抗体，立刻放回-20℃ 储存。

### 注意事项

为减少开盖损失，开盖前请在离心机离心数秒钟，以使盖上的液体沉到管底。

### 应用

1. 用于 ELISA，免疫印迹，稀释 1:1000~1: 5000 使用。
2. 免疫组化，稀释 1:100~1:500 上使用