



## SDS-PAGE 样本处理液（非还原 5x）

产品编号：4015

用于 SDS-PAGE 样本处理

### 规格

本产品包装规格为 1ml

### 运输、储存和有效期

冷藏运输， $-20^{\circ}\text{C}$  储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 操作方法

1. 固体蛋白质，将 5x 样本处理液稀释成工作液，将固体蛋白质溶解于样本处理液工作液中，浓度 0.5~1mg/ml。
2. 溶液中的蛋白质用水、5x 样本稀释液稀释，使样本稀释液的最终为工作浓度，蛋白质浓度在 0.5~1mg/ml
3. 强缓冲液中的蛋白质，如果 pH 不在 6.5 左右，需要先进行透析。如果样本稀释液由蓝色变黄色，说明样本呈酸性。