



SDS 去除试剂盒

产品编号：4020

用于去除蛋白质溶液的 SDS，此法不能去除结合在蛋白质上的 SDS。

规格

本产品包装规格为 10ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)，4°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

操作方法

1. 加 A 液入蛋白质溶液中，加入量为蛋白质溶液量的 1/20；
2. 涡旋混匀，冰浴 20 分钟；
3. 离心 10000x g 10 分钟；
4. 取上清液，0.45um 过滤使上清液澄清