



WB 膜再生液

产品编号: **4022a**

用于去除 WB 后的抗体, 进行下一次的抗原抗体反应

规格

本产品包装规格为 100ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2~8°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

操作方法

1. 将膜再生液加热到 50°C。
2. 将膜再生液加到一个带盖的小塑料盒中, 取膜再生液覆盖膜。
3. 将膜加入塑料盒, 孵育 50°C 45 分钟, 间歇震荡。
4. 弃去液体, 用水冲洗膜 1~2 分钟。
5. 用 TBST 再洗 5 分钟。
6. 进行封闭及后续步骤。