



## 中性树胶

产品编号: 5023

中性树胶透明度高, 几乎和光学玻璃一样清晰, 不腐蚀玻璃, 不容易长霉。  
用于封固组织切片或涂片。

### 规格

本产品包装规格为 100ml

### 运输、储存和有效期

常温运输储存, 在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 操作方法

在载玻片中央滴 1~2 滴树胶液 (注意要滴在一起否则容易有气泡), 然后把盖玻片慢慢放上去, 轻轻挤压, 树胶液会向外侧扩散至整个镜片, 通风晾几个小时后用棉球粘上二甲苯或者松节油把镜片边缘多余的树胶清洗干净。然后再放在通风处晾 2 个月

### 注意事项:

- 中性树胶开封后可能由于二甲苯的挥发而过稠, 可加入少量二甲苯稀释, 使之达到适合的粘稠度。树胶过浓, 封片时容易导致气泡; 过稀, 封片时易使胶外溢, 影响美观, 也会出现由于二甲苯挥发后缺胶的现象