



## 氨水促蓝液

产品编号: 5028

Mayer 苏木精也特别适用于酶组织化学以及免疫组织化学染色反应等方面的细胞核复染, 染色时间相对较短, 不用分色处理, 直接进行蓝化(用氨水促蓝液进行蓝化)。

### 规格

本产品包装规格为 100ml,500ml

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2~30°C 避光保存, 有效期 12 个月。

### 操作方法

1. 将切片或涂片浸入染色液作用 1~5 分钟。
2. 浸入蒸馏水中 2 分钟。
3. 将玻片插入氨水促蓝液中 1 分钟。
- 4 浸入蒸馏水中 5 分钟。

### 注意事项

免疫组化很多底物如 AEC 等可以被有机溶剂溶解, 所以乙醇基的苏木精会造成染色的消退, 本产品是水基的, 适合于此情况