



水性封固剂(含 PVP 抗褪色剂和荧光衰减)

产品编号：5038

免疫组化染色 AEC, BCIP/NBT 和 AP-Red 等显色剂显色及复染后的封固, 不能使用中性树胶, 因中性树胶内含有二甲苯溶液, 可使阳性终产物褪色, 在此情况下应该使用水性封固剂。本产品主要成分是聚乙烯吡咯烷酮, 另含有抑制荧光衰减成分, 可以作为免疫荧光用封固剂, 也可作为一般水性封固剂使用。

封固剂的折射率大于 1.46。可用于免疫组化 AEC, BCIP/NBT 和 AP-Red 等显色剂显色及复染后的封固, 也可用于免疫荧光的封固。

规格

本产品包装规格为 10ml/瓶

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C, 避光储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 1 年。

操作方法

1. 尽量吸净染色完毕后的液体, 滴一滴封固液于组织片上
2. 盖上盖玻片, 让切片接触封固液, 尽量避免气泡。
3. 树胶封闭盖玻片边缘。

注意事项:

- 封固剂发生浑浊或过粘, 不能使用
- 若希望高透明度, 可等待数日用树胶封闭盖玻片边缘。