



水性封固剂

产品编号：5039

本产品为主要成分为甘油明胶，适用于

免疫组化染色 AEC, BCIP/NBT 和 AP-Red 等显色剂显色及复染后的封固, 不能使用中性树脂, 因中性树脂内含有二甲苯溶液, 可使阳性终产物褪色, 在此情况下应该使用水性封固剂。本产品主要成分是甘油明胶, 另含有抑制苏木精褪色成分。

封固剂的折射率较低 (1.42), 因此, 许多未被染色的结构清晰可见。

规格

本产品包装规格为 10ml/瓶

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 1 年。

操作方法

1. 使用前将产品加热到 40°C, 避免气泡产生, 可拧松瓶盖放在真空室中减压抽气以去除气泡。
2. 尽量吸净染色完毕后的液体, 滴一滴封固液于组织片上, 盖上盖玻片
3. 平放在 40~45°C 温室中 30 分钟, 使封固剂浸入切片中, 然后取出冷却。(冷却之前, 应趁热在显微镜下有无气泡产生, 如有气泡, 应将玻片浸入温水中, 去掉封固液重新封固)

注意事项:

- 封固剂发生浑浊, 不能使用
- 封固剂使用前须完全溶解后使用。