



## 免疫荧光用缓冲甘油

### 产品编号：5040

本品主要含有甘油抑制荧光衰减成分，可以作为免疫荧光用封固剂。

### 规格

本产品包装规格为 10ml/瓶

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， -20°C，避光储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 1 年。

### 操作方法

1. 尽量吸净染色完毕后的液体，滴一滴封固液于组织片上。
2. 盖上盖玻片，让切片接触封固液，尽量避免气泡。
3. 用指甲油或中性树脂封闭盖玻片四周。

### 注意事项:

- 封固剂发生浑浊，不能使用
- 封固剂使用前须完全溶解后使用。