



细胞促生长添加剂（10×）

产品编号：8111

外周血单个核细胞用有丝分裂原刺激后，含有复杂的生长因子和淋巴因子的混合物，能够促进体外细胞的生长，用于羊膜细胞和绒毛细胞的培养，还能够改善骨髓细胞和外周血白细胞的培养条件。

本产品经小鼠杂交瘤细胞制备测试，用于杂交瘤选择后培养基的配制。

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C 储存，避光，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

注意事项

1. 不要加抗生素，额外加抗生素会抑制细胞增长
2. 生物活性：刺激原代羊膜细胞克隆生长能力
3. 使用时在 90ml 的含有 10-20%FCS 的基础培养基（RPMI1640, DMEM, α -MEM, F10, M199 等）加入 10ml 细胞促增长添加剂。
4. 不能用于替代血清

相关产品

产品编号	培养基	规格
8401-1	DMEM 高糖，含谷氨酰胺，不含丙酮酸钠，不含 HEPES	500 ml
8401-6		6x500 ml
8402-1	DMEM 高糖，含谷氨酰胺、丙酮酸钠和 25mMHEPES	500 ml
8402-6		6x500 ml
8404-1	RPMI 1640 含谷氨酰胺，不含 HEPES	500 ml
8404-6		6x500 ml
8405-1	RPMI 1640 含谷氨酰胺，含 25mM HEPES	500 ml
8405-6		6x500 ml
8107	HAT (50x)，过滤除菌，细胞培养检测合格	100 ml